


Монтаж и подключение дигестора серии IDU

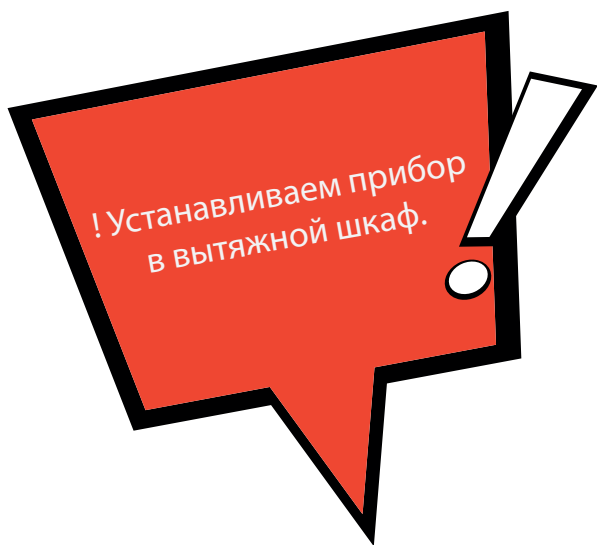


3

Подключение дигестора к водоструйному насосу
Подсоединяем один конец шланга к стеклянному штуцеру на крышке дигестора, а другой к боковому штуцеру водоструйного насоса, верхний штуцер подключаем к водопроводу.

OR

4

Подключение дигестора к скрубберу SWP
Подсоединяем шланг к стеклянному штуцеру на крышке дигестора и к боковому штуцеру на скруббере.

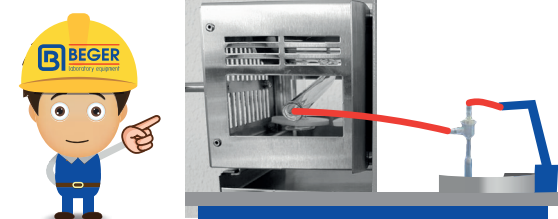

Устанавливаем крышку с подсоединенным шлангом на штатив с колбами.

5



Закрепите поддон для сбора капель в нижней части крышки.

6



Подключаем сетевой кабель к разьему в приборе и розетке

7



Включите прибор нажав на кнопку "On" и следуйте правилам работы описанным в инструкции по эксплуатации

8



! Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста обращайтесь к нам. Найдите наше видео на youtube

